

17. Produktionsupdate Web-ELVE (26.07.2021)

MSC- Konfiguration durch den LaborAdmin

Die MSC-Konfiguration kann zukünftig durch den Laboradmin vorgenommen werden.



Nach der Auswahl MSC- Konfiguration öffnet sich ein Dialog.

The dialog box titled 'MSC-Konfiguration' contains a table with two columns: 'Milchanalyseart' and 'Scancode'. Below the table are two buttons: 'Änderungen verwerfen' and 'Für zukünftige MSC-Importe speichern'. A 'Alle anzeigen' button is located at the top right of the dialog.

Milchanalyseart	Scancode
F%	# 01
E%	# 02
L%	# 03
GP	#
ZZ	# 06
Keim	#
HST	# 09
FFT	#
Zitro	# X1
Hemm	#
PH	# 50
Clos	#
FFA	# 52
CloStu	#

In diesem Dialog können Sie nun die Scancodes des Analysegeräts den Inhaltsstoffen zuordnen oder bestehende Konfigurationen ändern. **Die Änderungen wirken sich nur auf neu importierte Analysedateien aus.**