

30. Produktionsupdate WebELVE (24.04.2023)

Optimierung Funktionsbereich „Bearbeitung“ - Arbeitsfokus

Wenn Sie im zur Bearbeitung geöffneten Kasten zu einer beliebigen Stelle scrollen und dann eine der Bearbeitungsfunktion anklicken, **bleibt der angezeigte Fokus der Bearbeitungsmaske jetzt erhalten** und springt nicht - wie bisher - wieder zur ersten Flasche. Ebenso wird jetzt der ggf. **geöffnete Flaschenparkplatz nicht jedes Mal wieder geschlossen**.

Probenahme	Rind	Stall-Nr.	MKG	LMU	M-Freq.	F%	E%	L%	HST	ZZ	PH	GOSE	Aceton	BHB	Butter	Casein	Clos	CloStu	Cc
04.07.2018 02:54:24	276000358238110		11,4		18	3,69	3,53							3,53					
04.07.2018 03:00:45	276000355870296		8,3		19	5,30	3,83							3,83					
04.07.2018 03:19:57	276000357569707		10,9		20	4,88	3,58							3,58					
04.07.2018 03:31:02	276000358238146		10,4		21	3,95	3,68							3,68					
04.07.2018 03:38:05	276000355870264		17,6		22	4,45	3,58							3,58					
04.07.2018 03:43:37	276000355174427		6,2		23	4,15	3,71							3,81					
04.07.2018 03:53:12	276000357569661		10,3		24														
04.07.2018 03:58:52	276000358238150		9,4		25	4,57	3,54							3,54					
04.07.2018 04:18:05	276000355870260		16,0		26	7,60	3,49							3,49					
04.07.2018 04:26:52	276000356587875		16,0		27	5,63	4,18							4,18					
04.07.2018 05:01:07	276001260966112		16,5		28	4,14	4,19							4,19					

Probenahme	Rind	Stall-Nr.	MKG	LMU	M-Freq.	F%	E%	L%	HST	ZZ	PH	GOSE	Ac	Kasten	F%	E%	L%	HST	ZZ
04.07.2018 02:54:24	276000358238110		11,4		18	3,69	3,53							5611751906	24	5,30	3,68		
04.07.2018 03:00:45	276000355870296		8,3		19	5,30	3,83												
04.07.2018 03:19:57	276000357569707		10,9		20	4,88	3,58												

Optimierung Funktionsbereich „Bearbeitung“ – Löschen nicht benötigter Analysen

Bisher mussten Sie zur Löschung nicht benötigter Analysebatches von dem Bearbeitungsmodus wieder in den Funktionsbereich „Eingang“ wechseln, um dort die gewünschte Löschung vornehmen zu können. Mit diesem Update ist nun die **Löschung von Analysebatches direkt im Funktionsbereich Bearbeitung** möglich.

ID	Stall-Nr.	Offene Analysen	Aktionen
1	666		[Bearbeiten] [Löschen]
56	5611751903		[Bearbeiten] [Löschen]
41	5611751905		[Bearbeiten] [Löschen]
55	5611751906		[Bearbeiten] [Löschen]
46	5611751907		[Bearbeiten] [Löschen]

Optimierung Funktionsbereich „Eingang“ - Milchkontrollen

Mit dem Update wird in diesem Funktionsbereich jetzt für jede **mit IMME** erstellte Milchkontrolle auch der durchführende Probennehmer angezeigt.